

LumiScene Ultra - Gebrauchsanleitung



Verwendungszweck

LumiScene wurde entwickelt, um latente Blutspuren auf Basis einer Chemilumineszenz-Reaktion sichtbar zu machen. Sobald LumiScene mit dem Blut in Berührung kommt, erfolgt oben genannte Reaktion. Das Hämoglobin sorgt hierbei für die Lichtreflektionen, wodurch die Blutspur sichtbar gemacht wird. Die Lichtemission von LumiScene ULTRA ist um ein vielfaches intensiver und langanhaltender als die des herkömmlichen LumiScene und deswegen besonders zur Auffindung extrem verdünnter Blutspuren geeignet. LumiScene ULTRA ist speziell geeignet, um Blutpartikel zu fotografieren oder um Tatorte anhand sichtbar gemachter latenter Blutspuren zu rekonstruieren.

LumiScene sollte ausschließlich von geschultem Personal angewendet werden.

Wir empfehlen den Gebrauch eines CSAIR-Kompressors zur Anwendung von LumiScene Ultra.

Warnhinweise

Verwenden Sie LumiScene nicht, wenn das Siegel oder die Verpackung Beschädigungen aufweisen oder das Verfallsdatum überschritten wurde. Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt für die Stammlösung und die Aktivierungstablette.

Inhalt

- 1 Flasche mit 250 ml LumiScene ULTRA Basislösung
- 1 Behälter mit 4 Aktivierungstabletten
- 1 Sprühflasche

Mischverfahren / Anleitung

1. Stellen Sie die Flasche auf eine saubere, stabile und gerade Oberfläche
2. Öffnen Sie die 250 ml LumiScene ULTRA Basislösung
3. Öffnen Sie den Behälter mit den Aktivierungstabletten
4. Fügen Sie die Tabletten der Basislösung zu
5. Schütteln Sie nun leicht die Flasche für ca. 1 Minute; bitte nach 5 und 15 Minuten wiederholen

Danach ist LumiScene ULTRA gebrauchsfertig